



Оборудование и аксессуары
для химических процессов

Паспорт
Инструкция по эксплуатации
Гарантийные обязательства

Верхнеприводная мешалка:
5drops-5, 5drops-10, 5drops-20

Заводская маркировка:
OHS-5, OHS-10, OHS-20

8 (812) 986-35-69
8 (495) 201-51-43
info@5drops.ru
www.5drops.ru

Паспорт

Верхнеприводные мешалки серии OHS – это современное лабораторное оборудование, предназначенное для смешивания и перемешивания жидких и твердых фаз различной вязкости. Механическая часть оборудования состоит из двигателя с последовательным включением, также мешалки могут быть оснащены микрокомпьютером с цифровым дисплеем (опционально), что позволяет продукту иметь характеристики высокой выходной мощности, низкого шума, надежной работы, стабильного регулирования скорости и удобного использования. Такие мешалки подходят для тяжелой промышленности, легкой промышленности, химической промышленности, фармацевтической промышленности, науки и образования и других научно-исследовательских и производственных предприятий.

Меры предосторожности при работе

1. Источник питания должен соответствовать напряжению, требуемому изделием. Должно быть обеспечено качественное заземление сети.
2. Лабораторная цифровая верхнеприводная мешалка должна быть установлена в хорошо вентилируемом помещении, не подверженном сильным вибрациям, воздействию горючих и взрывоопасных веществ.

Особенности работы

- Включение и управление прибором:

- а) Соберите прибор согласно изображению ниже, убедитесь при этом что все соединения затянуты, мотор и мешальник не болтаются при работе и установлены соосно.
- б) Включите питание прибора, после чего на цифровом дисплее отобразится символ "0000".
- в) Вращая ручку управления скоростью вращения мешальника (с надписью PUSH - STOP), установите требуемую вам скорость вращения. Прибору требуется около 15 секунд холостого вращения для того, чтобы выйти на заданную вами скорость вращения мешальника.

- Аварийная остановка:

Для остановки прибора установите нулевую скорость вращения мешальника, после чего прибор остановит свою работу.

Технические характеристики

Номер модели	5drops-5	5drops-10	5drops-20
Заводская маркировка	OHS-5	OHS-10	OHS-20
Мощность двигателя	60W	100W	200W
Мощность питания	AC220V / 50Hz		
Функция времени	НЕТ	0-999 мин	
Скоростной диапазон	100-1500 об/мин		
Шаг установки скорости	50 об/мин		
Рабочее напряжение	220V 50 Гц		
Диаметр патрона	1.5-10 мм		
Перемешивающий стержень	Ф8×В12 (Поперечная цементация из нержавеющей стали)		
Индикация скорости	Светодиодный дисплей, цифровая регулировка скорости вращения		
Размер контура	Длина × Ширина × Высота: 200×280×660 мм		
Вес	8Кг		

Комплект поставки

Условное наименование	Наименование	Кол-во	Примечания
a	Двигатель	1	
b	Поперечная мешалка	1	
c	Диплоидная нить	1	Стационарный двигатель
d	Лат. база	1	С резиновой прокладкой
e	Поддержка двигателя	1	
f	Зажим для мензурки	1	
g	Биконтинуальная нить	1	Используется для крепления зажима мензурки
h	Шнур питания	1	
i	Фиксатор патрона дрели	1	Стационарный двигатель
j	Паспорт	1	

Схематическое изображение типовой верхнеприводной мешалки



Гарантийные обязательства

- Данный прибор произведен по заказу и под контролем ИП «Идрисов В.И.» ИНН 26190456177, страна производства: Китай.

ИП «Идрисов В.И.» гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, определяемого оригиналом товарно-транспортной накладной.

- Гарантийный ремонт и замена деталей и узлов, имеющих брак, производится при предъявлении копии документов, подтверждающих покупку.
- На гарантийное и послегарантийное обслуживание прибор надлежит отправлять в стандартной упаковке, в комплекте с паспортом и оригиналом рекламации. В противном случае, при обнаружении механических повреждений, поставщик оставляет за собой право не принимать претензии.
- Максимальный объем ответственности в самом исключительном случае не превышает конечной стоимости продукта по сопроводительным документам.
- Мы оставляем за собой право по своему собственному усмотрению возместить покупную цену оборудования вместо ремонта и/или замены.
- Мы не несем ответственности за прямые или косвенные убытки любого рода, возникшие, включая в том числе, но не ограничиваясь, невозможность использования изделия либо части его функций, потерю времени, неудобства, упущенную выгоду, стоимость трудозатрат, или другие случайные или косвенные убытки в отношении лиц, бизнеса, или имущества, возникшие в результате нарушения гарантии, небрежности или по какой-либо иной причине.
- Покупатель несет ответственность за определение пригодности и применимости настоящего изделия для конкретных целей или при включении его в качестве детали в системы, которые клиент разрабатывает, производит или продает.

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также обнаружения некомплектности при распаковывании изделия, потребитель должен предъявить рекламационный акт по адресу производителя: ИП «Идрисов В.И.» 190020, Санкт-Петербург, Бумажная улица, дом 17, литера А

Телефон 8 (812) 986-35-69, 8 (495) 201-51-43

E-mail: info@5drops.ru

Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

- по истечении гарантийного срока
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования, предусмотренных эксплуатационной документацией
- при отсутствии документов, подтверждающих покупку изделия у компании ИП «Идрисов В.И.», либо у её представителя
- самопроизвольного изменения конструкции или внутреннего устройства оборудования
- при нарушении сохранности заводских гарантийных пломб на устройствах оборудования и несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам).

- применения запасных частей и материалов, не предусмотренных эксплуатационной документацией.

Гарантия не распространяется:

1. На расходные материалы, уплотнительные элементы и электродвигатель - при их наличии.
2. На изделия, использованные не по назначению, эксплуатирующиеся без своевременного обслуживания и контроля.
3. На изделия, вышедшие из строя по причине форс-мажорных обстоятельств или при перевозке.
4. На естественный износ деталей и материалов.

Условия гарантии не предусматривают:

1. Профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта и консультации. Данные работы оплачиваются и производятся отдельно.
2. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания. Перевозка оборудования в пункт приемки и ремонта и из него производится силами и за счет покупателя.

Адрес пункта приемки оборудования в гарантийный ремонт:

г. Санкт-Петербург, улица Бумажная, дом 17, офис 120.

В случае переезда пункта приемки актуальный адрес размещается на сайте <https://5drops.ru/> в разделе “Контакты”.

Гарантийный талон

№ заказа _____

Заводское наименование _____

Серийный номер прибора _____

Дата отгрузки _____ 20__ г.

_____ Идрисов В.И.

М.П.